

产品介绍

Proteintech 生产的 Western Blot 封闭液适用于 Western Blot 过程中对已转移蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜进行封闭，可以降低背景，增强信噪比。

产品成分

组分/规格	100 mL
脱脂奶粉	5 g
TBST	100 mL

包装规格

100 mL

保存条件

奶粉室温干燥保存，液体试剂 4°C 保存，有效期 12 个月。

使用方法

1. 使用前向 Western Blot 封闭液中加入脱脂奶粉配制成 5% 工作液，混匀即可。
2. 将转移后的膜浸入 Western Blot 封闭液，置于摇床，室温 2 小时或 4°C 过夜。
3. 封闭结束后去除封闭液，进行 Western Blot 后续实验。
4. Western Blot 操作请参考本公司网站：www.ptgcn.com

注意

1. 室温封闭 2 小时或 4°C 封闭过夜。
2. 每次使用时，印迹膜必须完全浸没在封闭液中，以确保封闭效果。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 配制好的试剂含有牛奶，不建议存放、反复使用，极易变质。